



Серия приборов **DUMALYZER** позволяет анализировать состав химических элементов в твёрдых и жидких веществах: азот, углерод, водород, серу, кислород.



#### Серия приборов Dumalyzer

#### Серия приборов Dumalyzer включает:

1. Анализатор азота/белка Dumalyzer N/Protein

- 2. Анализатор азота/углерода Dumalyzer CN
- 3. Элементный анализатор **Dumalyzer CHNS-0**

Анализаторы серии **Dumalyzer** предназначены для количественного определения Углерода/ Водорода/ Азота/ Серы/ Кислорода, содержащихся в органических и неорганических веществах. Например, в фармацевтике, кормах, почве и удобрениях, и прочих областях промышленности.










# Принцип работы приборов серии Dumalyzer

Работа приборов основана на методе Дюма (Dumas method).

Сжигание пробы вещества в кислороде, с последующим разделением продуктов сгорания и последовательным определением каждого элемента детектором.

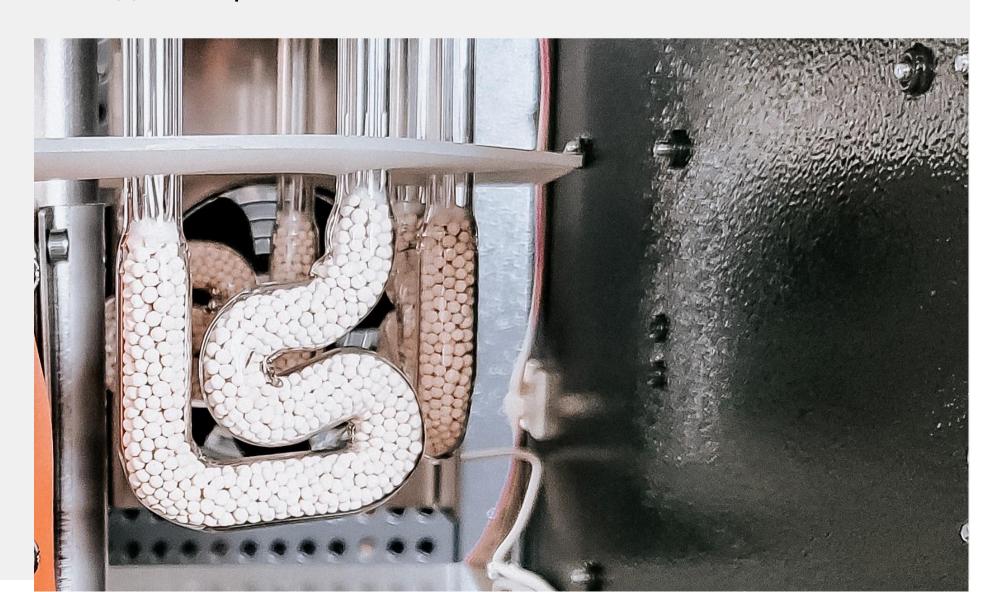



### Преимущества приборов серии Dumalyzer



- Собственное программное обеспечение
- Полная автоматизация процесса анализа
- Высокая точность и воспроизводимость результатов
- Короткое время анализа
- Низкая стоимость эксплуатации приборов
- **Ш**ирокий диапазон применения



#### Собственное программное обеспечение:




- Интуитивный интерфейс программы делает работу с приборами Dumalyzer легкой и доступной.
- Расчет содержания элементов в анализируемом веществе вместе со всей дополнительной информацией непрерывно отображается на экране дисплея и сохраняется в памяти.
- Результаты измерения могут быть распечатаны в виде «протокола измерений». Шаблон протокола может быть модифицирован по согласованию с заказчиком.
- Процесс анализа исследуемых элементов интерактивно отображается на графическом интерфейсе внутри программы, подробные результаты измерений сводятся в сруктурно продуманную базу данных, что обеспечивает простоту и прозрачность управления информацией.
- По согласованию с заказчиком производится периодическое обновление программы новыми версиями
- Встроенные в программу функции самодиагностики аппаратов позволяют своевременно предотвратить возникновение критичных ситуаций, продлевая время его эксплутации.




## Полная автоматизация процесса анализа

Использование уникальной регулируемой системы газового потока, контролируемой микропроцессорами, обеспечивает контроль над всеми функциями анализа в реальном времени, сводя участие человека к минимуму.

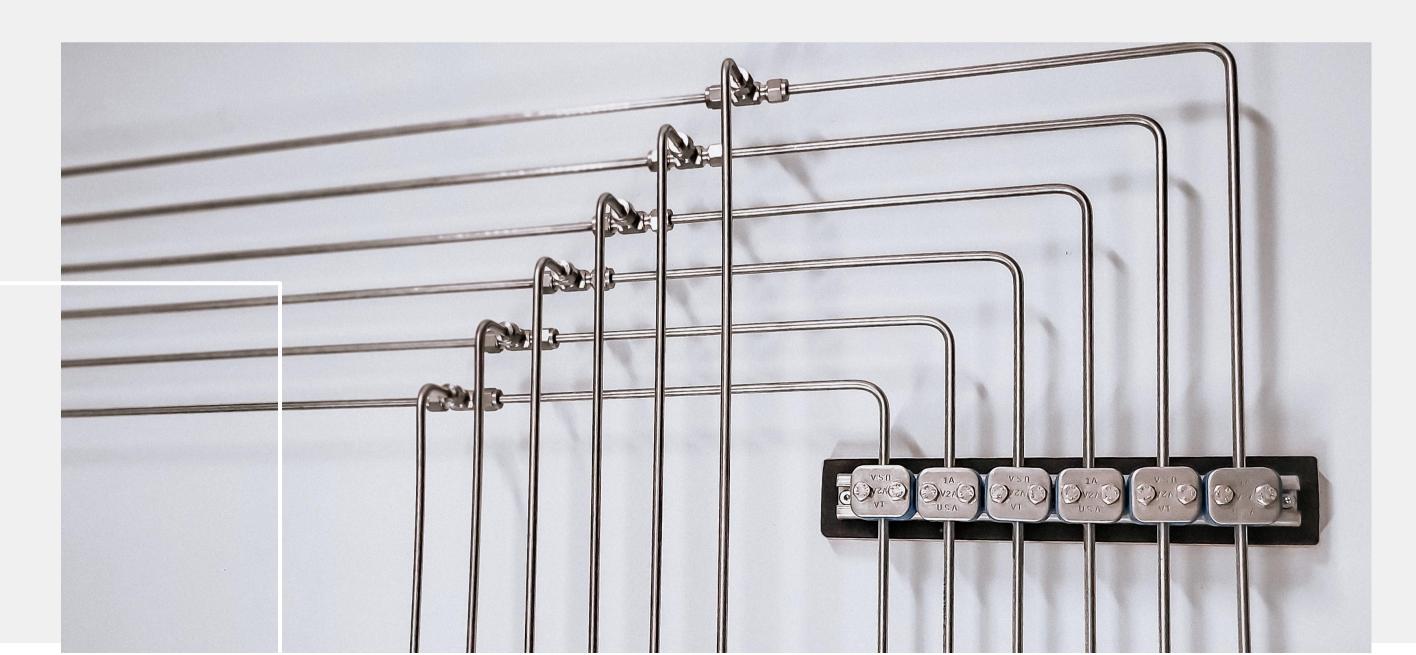



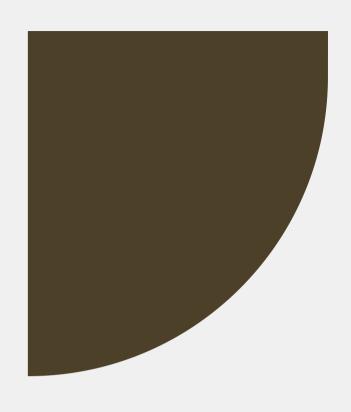

## Высокая точность и воспроизводимость результатов



- Оптимизированные режимы измерения, предварительная калибровка регуляторов расхода газов и детектора обеспечивают высокую точность и достоверность результатов.
- Использование инновационного метода детекции, обеспечивает получение стабильных и надёжных результатов анализа.



#### Короткое время анализа

- Время анализа проб занимает от 3 до 15 минут, в зависимости от выбранной конфигурации прибора.
- Оптимизированный процесс сжигания проб делает доступным анализ большого количества образцов с минимальными затратами времени.

#### Низкая стоимость эксплуатации прибора

Встроенная функция сбережения газа, которая адаптируектся к системе сжигания пробы отностительно выбранной конфигурации измерения.





#### Широкий диапазон применения приборов

Возможность выбора режимов измерения, позволяет использовать большой перечень стандартных методик анализа, что делает приборы **Dumalyzer**, универсальным решением для химических лабораторий в разных отраслях.

Определение углерода, водорода, азота, серы, кислорода в:

- Почва (удобрение), например, DIN 11512-20, DIN 19684 Часть 4 или АОАС 973.48
- Удобрения, например, AOAC 993.13, DIN EN 13654-2
- Целлюлоза, Нефть, Кофе, Пластмассы, Бумага, Табак, Вода, например, DEV, H11, H28
- И в других веществах.







#### Спецификация приборов



	Dumalyzer N / Protein	Dumalyzer CN	Dumalyzer CHNS-O
Аналитические данные			
Вид проб	жидкие или твердые	вещества, взвешенные в оловянных или (	серебрянных капсулах
Вес пробы		ng - 1 g ния органического вещества	0,05 mg - 50 mg пробы с низким содержанием органических веществ до 300 mg
Пределы определения	N 0,01 mg - 50 mg Protein 0,05 - 100 %	N 0,01 mg - 50 mg C 0,02 mg - 100 mg	N 0.002-20 mg C 0.002-20 mg H 0.002-5 mg S 0.002-6 mg O 0.002-2 mg
Точность измерения		,5 % substance (EDTA)	<0,2 % * with 10 mg certified standard, purity >99,9% *в зависимости от типа и однородности образцов вещества
Время анализа	азот - 3 ÷ 4 минуты, в зависимости от веса и типа пробы	азот - 3 ÷ 4 минуты, углерод - 9 ÷ 12 минут, в зависимости от веса и типа пробы	CHNS-O - 3 ÷ 15 min, в зависимости от массы и типа анализируемого вещества, а также от выбранного режима анализа
Режимы измерений	N	CN / N	CHNS / CNS / CHN / CN / N / O



	Dumalyzer N / Protein	Dumalyzer CN	Dumalyzer CHNS-O
<u>Технические данные</u>			
Используемые газы (и входные давления)	Не чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar Ar чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar O <sub>2</sub> чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar Сж.воздух / техн.азот чистота 99.9 % (3.0) - 4 bar – без пыли и следов масел и влаги	Не чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar O <sub>2</sub> чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar Сж.воздух / техн.азот чистота 99.9 % (3.0) - 4 bar – без пыли и следов масел и влаги	Не чистота 99.999 % (5.0) - 2 bar O <sub>2</sub> чистота 99.999 % (5.0) - 2 bar Сж.воздух / техн.азот чистота 99.9 % (3.0) - 3 bar – без пыли и следов масел и влаги
Пределы регулирования температуры печек: печь сжигания печь восстановления печь десорбции термостат колонок	400 ÷ 1100°C 400 ÷ 1100°C 50 ÷ 350°C		400 ÷ 1100°C 400 ÷ 1100°C - 30 ÷ 110°C
Рабочая температура:	15 ÷ 35°C		
Рабочее напряжение:	230 V AC ± 10%		
Частота:	50/60 Hz		
Ток потребления:	max 6A		max 5A
Габариты (Ш х Г х В)	805 x 410 x 525 mm (H+180 mm с автодозатором)		805 x 410 x 525 mm (H+170 mm с автодозатором)
Bec:	65 kg	66 kg	65 kg



#### Информация о Costech Microanalytical:

- Более 20 лет на мировом рынке
- Большой опыт разработок и производства в сфере аналитической аппаратуры
- Уникальные патентные решения и применение инновационных технологий
- Сотрудничество с ведущими специалистами своей отрасли
- Более 600 лабораторий оснащены нашими аппаратами
- Компетентная команда инженеров-разработчиков и технических специалистов
- Гарантия качества и надёжность приборов



#### Поддержка клиентов:

- Установка аппаратуры на месте (осуществляется региональным представителем предприятия)
- Обучение персонала лабораторий (проводится региональным представителем предприятия)
- Справочные и ознакомительные материалы (www.costech.ee)
- Технические консультации онлайн (Zoom/Skype)
- Сервисное обслуживание
- Заказ и продажа *consumables / accessories*
- Аналитическая поддержка

#### Связаться с нами:

- (+372) 607 78 70
- sales@costech.ee
- Rahumäe tee 6A, 13415 Tallinn, Estonia
- www.costech.ee

